


Mesure DRX :


- 1) Mettre la colonne de porte échantillon dans l'enceinte du DRX et enfoncer le poussoir noir



- 2) Ouvrir Diffrac.Measurement en mode Operator (pas de mots de passe)

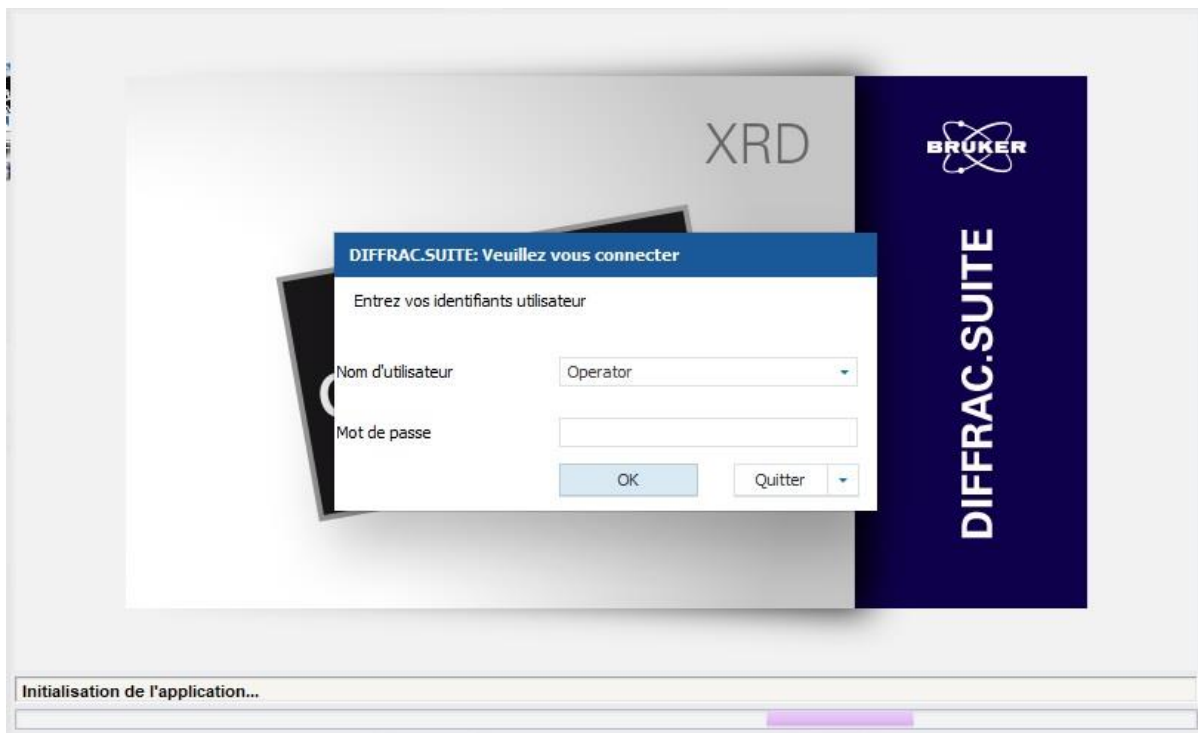

- 3) Dans START JOB :

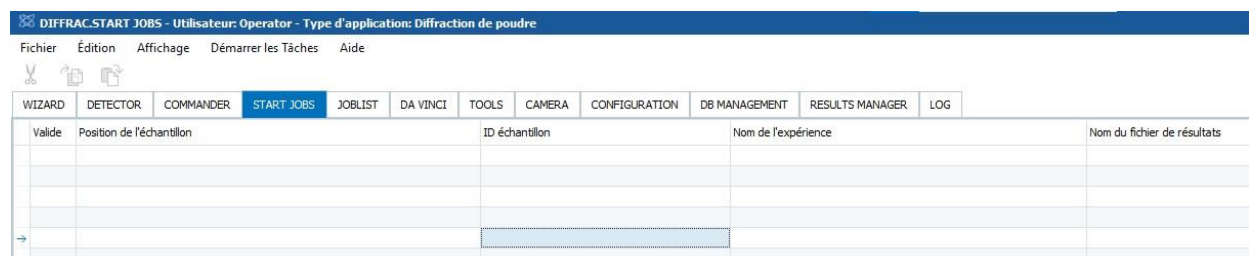

- a) ID échantillon : choisir la position de l'échantillon
- b) Nom de l'expérience : choisir la routine de mesure (Poudre 1h ou Argile 15 min no spin)
- c) Nom du fichier de résultat : Sélectionner le fichier cible. Nom recommandé pour les argiles : N/EG/H_nom de l'échantillon.

- d) Onglet « Démarrer les tâches » → « enregistrer une liste de tâches » → mettre dans le dossier que vous souhaitez. Nom recommandé : AAAAMMjoblista,b,c,...
- e) Démarrer (X) tâches

4) Dans JOBLIST :

- a) Liste des mesures
- b) État de la mesure
- c) Temps restant
- d) Heure de fin de la série

Dans RESULT MANAGER, on peut consulter les échantillons déjà passés.

DIFFRAC.RESULTS MANAGER - Utilisateur: Operator - Type d'application: Diffraction de poudre

Fichier Édition Affichage Results Manager Aide

WIZARD DETECTOR COMMANDER START JOBS JOBLIST DA VINCI TOOLS CAMERA CONFIGURATION DB MANAGEMENT RESULTS MANAGER LOG

→Avancé User Mode Rafraîchir Taille Vue Principale Recharger Sélectionner la Vue détails Afficher les mesures Emplacement Aperçu avant impression Imprimer Exporter le brmiOpen Scan in EVA

Mesures: 874. Heures: 13:28 *
Filtres paramètres : BITMaskForValidationIsValid

| Date/heure de début | Nom de la solution | ID tâche |
|--|---|----------|
| Date/heure de début: 27/10/2023 00:00 | | |
| 27/10/2023 13:20 | Poudre02_05-80_01h07_spin30_slt026_det76-152_ | 2717 |
| 27/10/2023 12:19 | Poudre02_05-80_01h07_spin30_slt026_det76-152_ | 2716 |
| 27/10/2023 11:19 | Poudre02_05-80_01h07_spin30_slt026_det76-152_ | 2715 |
| 27/10/2023 10:19 | Poudre02_05-80_01h07_spin30_slt026_det76-152_ | 2714 |
| Date/heure de début: 26/10/2023 00:00 | | |
| 26/10/2023 20:18 | Poudre02_05-80_01h07_spin30_slt026_det76-152_ | 2713 |
| 26/10/2023 19:18 | Poudre02_05-80_01h07_spin30_slt026_det76-152_ | 2712 |
| 26/10/2023 18:17 | Poudre02_05-80_01h07_spin30_slt026_det76-152_ | 2711 |
| 26/10/2023 17:17 | Poudre02_05-80_01h07_spin30_slt026_det76-152_ | 2710 |
| Date/heure de début: 25/10/2023 00:00 | | |
| 25/10/2023 14:21 | Poudre02_05-80_01h07_spin30_slt026_det76-152_ | 2709 |
| Date/heure de début: 24/10/2023 00:00 | | |

Paramètres d'affichage